

丽春红染色液 10x

Cat NO. :A00002

产品简介:

丽春红 (**Ponceau S**) 带负电荷, 可以与带正电荷的氨基酸残基结合, 也可以与蛋白的非极性区相结合, 从而形成红色的条带, 因此常用于 **PVDF** 膜上的蛋白印迹的检测。丽春红对蛋白的染色是可逆的, 染色后可以用蒸馏水, **PBS** 或其它适当溶液漂洗去除。本试剂使用方便, 本底低, 灵敏度较高

存储条件:

2-8°C 有效期 1 年有效

使用说明:

1. 本产品是 **10x** 储液, 使用是可以稀释成 **1x** 使用(也可以使用高浓度, 降低染色时间)
2. 转印好的膜 **TBST** 漂洗 **2** 次, 然后放入丽春红染色液中, 摇动 **3-5** 分钟,
3. 使用纯水 (**TBST**、**PBS**) 对印迹膜进行漂洗 **2~3** 次, 去除未与蛋白结合的染料, 直至膜上出现清晰条带, 观察结果, 拍照保留数据
4. 印迹膜 按照正常步骤, 进行后续的 **Western Blot** 检测

注意事项:

1. 丽春红染色液不宜用于尼龙膜上的蛋白检测。
2. 实验室安全手册: 请穿实验服并戴一次性手套操作
3. 本产品仅限科研使用。

相关试剂:

TE0015 SuperSignal Enhancer Chemiluminescent (ECL plus) Substrate
A00001 Western Blot Stripping Buffer

View more Product information on www.naturebios.com